


분액 여두 진탕기 (MMV-1000W / EYELA)

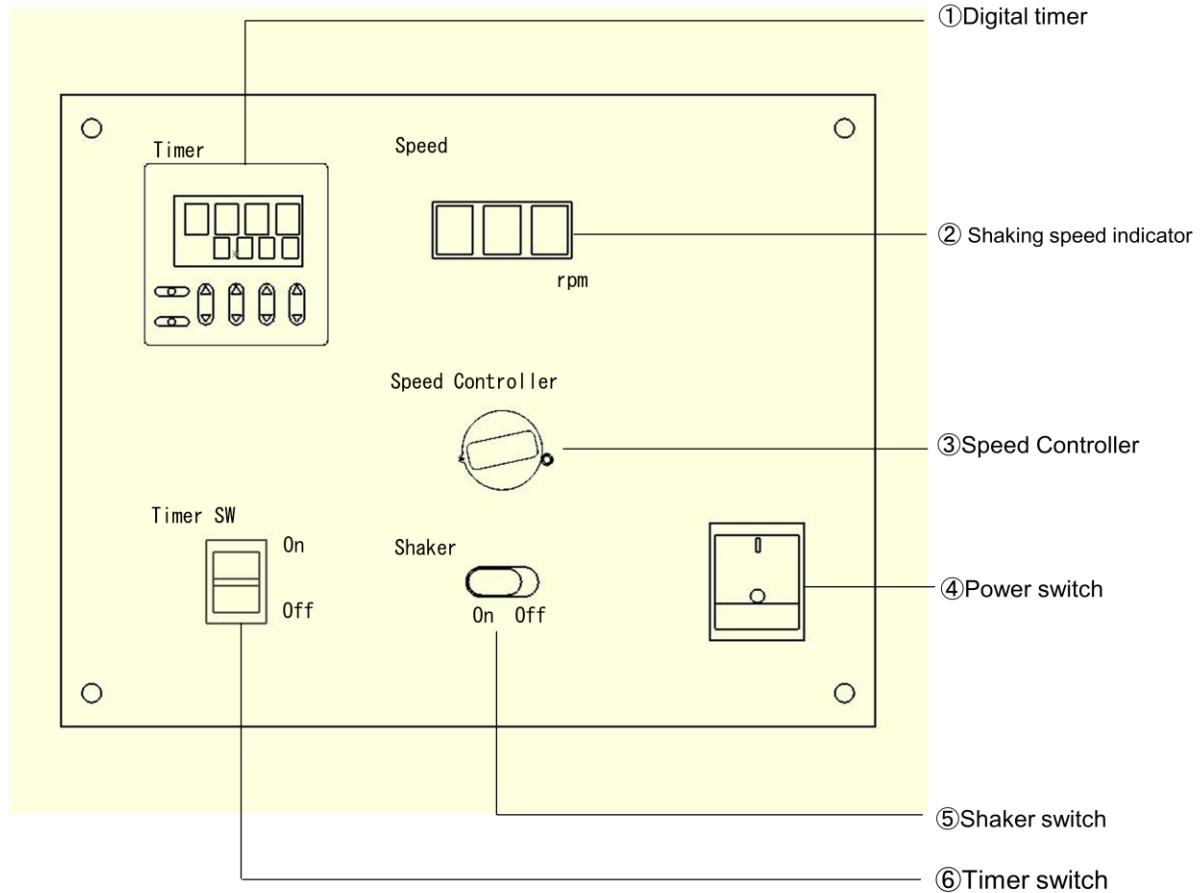

No	Name	Function
①	Digital timer	진탕 시간 설정 범위 1 초~99 분 59 초
②	Shaking speed indicator	진탕 시간 표시
③	Speed controller	진탕 속도 설정
④	Power switch	전원 on / off
⑤	Shaker switch	ON 시 진탕 개시, OFF 시 진탕 정지
⑥	Timer switch	ON 시 타이머 개시, 연속사용시 OFF 설정

● 운전 방법 (정지는 역순)

- (1) 샘플 장착후 전원 스위치 ON (장착 상태가 올바른지 확인)
- (2) Shaker switch를 ON하고 Speed controller를 이용하여 속도 조절
- (3) 시간 설정 후 Timer switch를 ON하여 누계시간 기록