


# CCA-1112A 사용법

## <운전 시작하기>

1. 전원스위치 켜기

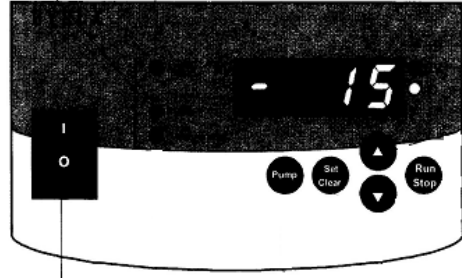


전원스위치 켜기


2. 초기화면




3. 전원 켜진 5초 후  
현재온도 표시

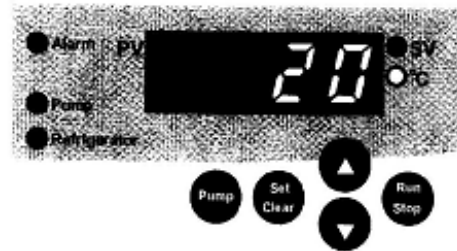


4. Set 버튼을 누른다.  
온도표시 창이 점멸된다.

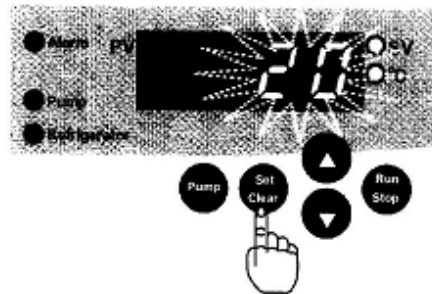


5. 상/하 버튼을 눌러 원하는  
온도를 설정한다.

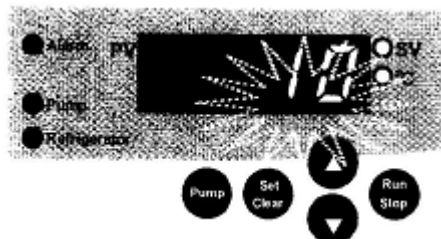


6. 원하는 온도 설정 완료 후  
Set 버튼을 누른다.  
현재 온도 표시가 나타난다.

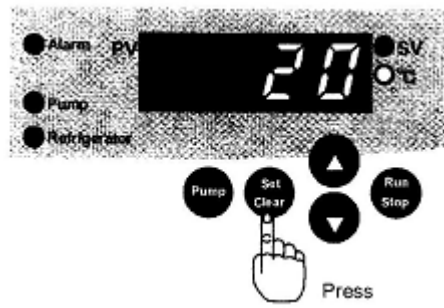

7. 우측의 Run/Stop 버튼을 누른다.

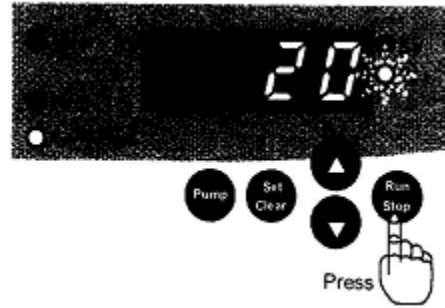


8. Pump 버튼을 눌러 외부 순환을  
시켜준다.  
좌측의 Pump 램프가 점등된다.

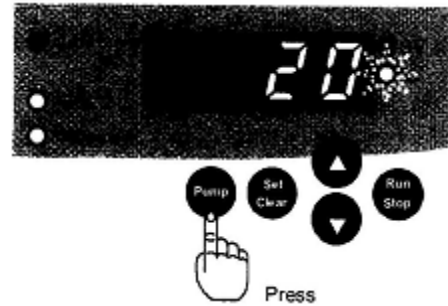

**<운전 종료하기>**

9. 우측의 Run/Stop 버튼을 누른다.

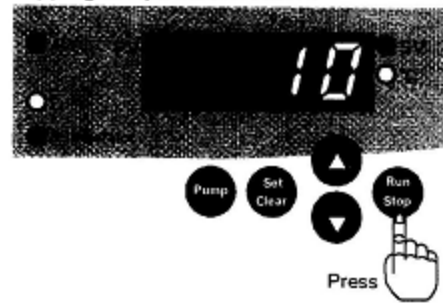

10. 좌측의 Pump 버튼을 누른다.

